



Ingående skruv och beslag

- 2st Möbelvinklar för infästning i vägg
- 2st Skruv Xx16 mm
- 4st Trätappar
- 4st Montagebleck
- 8st Träskruv Xx16 mm
- 2st Fästvinklar för labbtratt
- 4st FXSZ A4 ST 4,2x16 mm

SEKTION A

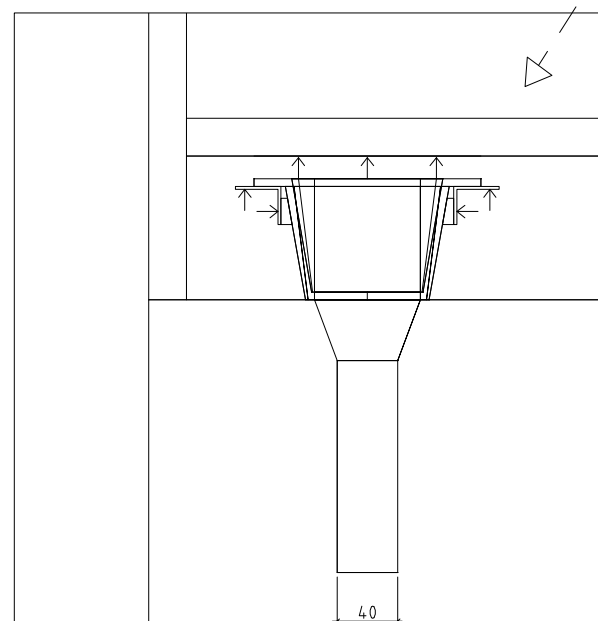


VY SEKTION A

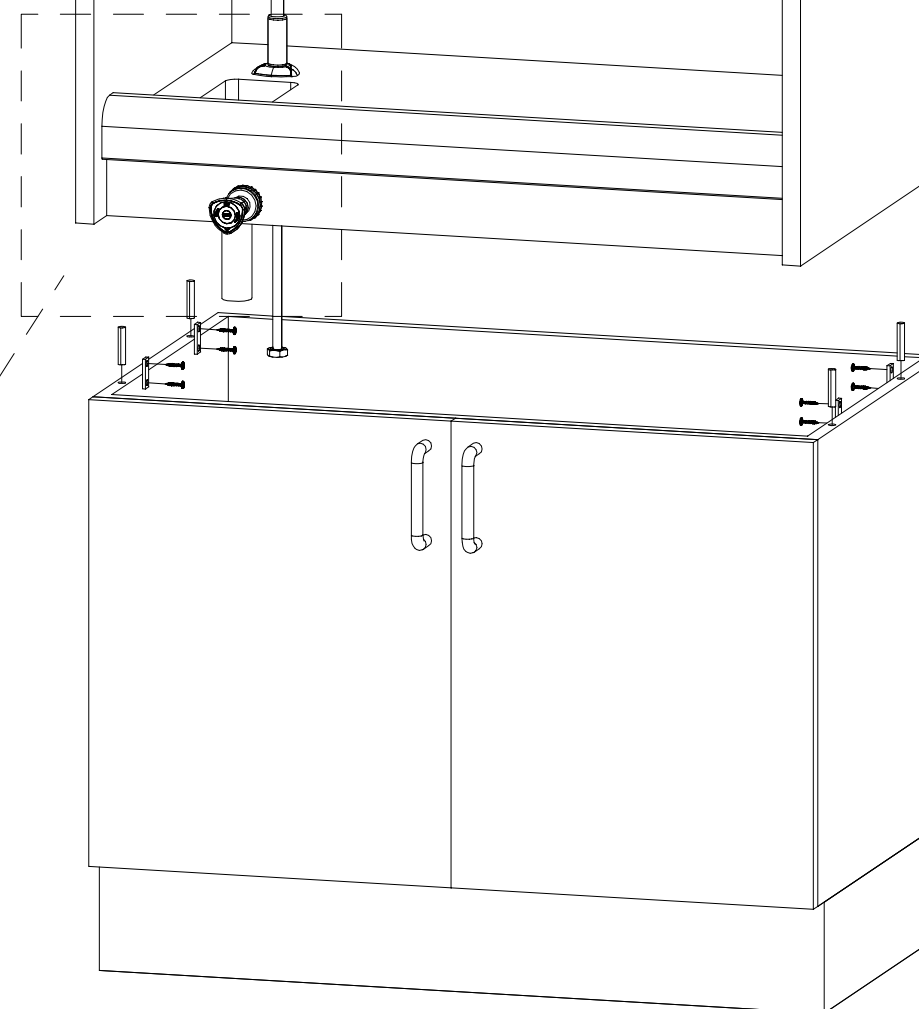

MONTERINGSANVISNING

KEBO SU - Skoldragskåp

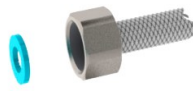- Dragskåpet bör fästas i vägg. Lämpligen med vinkel i skåpets ovkant.
- Transportsäkring över lysrörsarmatur monteras bort.
- Skåpdelarna placeras efter träpluggens placering och skruvas i överskåp och underskåp i sidorna med medföljande beslag och skruv.
- Laborietratten monteras underifrån i arbetsytan med hjälp av silikon (medföljer ej) och medföljande fästvinklar.
- Utkastare KV dim = 21 mm (G 1/2)

- OBS! Vattenlås ingår ej.
- Anslutningsstos ventilation dim = 160 mm
- Vid upp och nedlyftning av dragskåp, måste detta hållas i upprätt läge och lyftas i gavelsidorna. **OBS! Lyft ej i elpanel, skjutlucka eller liknande.**